



## 1×电泳转移缓冲液（转膜液）粉剂

### Western Transfer Buffer powder (1×)

**产品编号：** C-0074

**产品规格：** 1L/包（粉剂）

**保存方法：** 室温保存。

#### 产品简介

Tris-甘氨酸转膜缓冲液是用于蛋白印迹实验（Western blotting）中湿法以及半干法电泳转膜的缓冲试剂。本产品为配制 1L Tris-甘氨酸转膜缓冲液的粉剂，使用前加水：甲醇（4:1）溶液溶解即可，溶解后各组分浓度为 25mM Tris, 250mM Glycine, 20%甲醇。

#### 注意事项：

1. 试剂溶解后尽快使用，如有剩余应密封后 2-8℃保存，防止污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴手套操作。